


Wärmeschrank

Dekontaminationszubehör

Inkubationsgerät und -zubehör

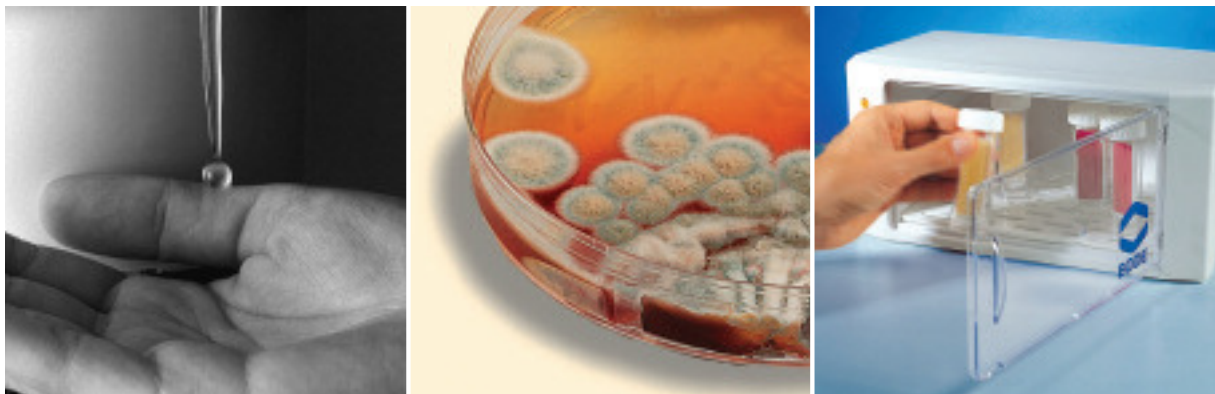

Praktischer Wärmeschrank zur kostengünstigen Inkubation von Nährböden inklusive Dekontaminationsmittel und -wannen.



Wärmeschrank / Dekontaminationszubehör



Wärmeschrank

Der Einsatz eines Wärmeschranks führt zu einer beträchtlichen Verkürzung der Inkubationszeiten bei Eintauchnährböden zum Nachweis mikrobieller Kontamination. Für den Anwender bedeutet dies: Die Ergebnisse seiner Untersuchungen stehen schneller zur Verfügung und sind damit aktueller.

Der Wärmeschrank bietet eine besonders praktische und preisgünstige Möglichkeit zur Inkubation von Nährböden. Bedienungsfreundlichkeit und Temperaturkonstanz sorgen für hohe Betriebssicherheit.

Der Wärmeschrank lässt sich sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Stellung betreiben.

Technische Daten

Temperaturbereich	25 – 45 °C
Temperaturkonstanz	+/- 1 °C
Thermometer	bis 60 °C, im spez. Röhrchen
Netzspannung	230/110 V~, 50 HZ
Anschlusswert	26 W/0,2 A
Außenmaße in mm (BxHxT)	310x155x168
Innenmaße in mm (BxHxT)	220x120x150
Gewicht	1,1 kg

Dekontaminationsmittel Kohrsolin®

Dekontaminationsmittel für bebrütete Eintauchnährböden.

Anwendung:

Hülse aufschrauben und beide Teile (Nährbodenträger und Röhrchen) in die Kohrsolin®-Lösung legen.

Anwendungskonzentration:

1 % in Wasser (10 ml/l), 24 Std. Einwirkzeit.
Beim Umgang mit Kohrsolin® sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Kohrsolin®-Gebrauchslösungen können mit dem üblichen betrieblichen Abwasser entsorgt werden. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Dekontaminationswanne

Die 3 Liter-Wanne eignet sich speziell für die Aufnahme der kontaminierten Keimträger.

Die Wanne bietet dem Verwender einen sicheren Schutz. Mit dem praktischen Siebeinsatz ist das Herausnehmen der eingelegten Nährbodenträger und Röhrchen ohne Berührung der Kohrsolin®-Lösung mit den Händen möglich. Dazu wird das Sieb links oder rechts auf die Wanne gesetzt, und die Kohrsolin®-Lösung kann in die Wanne zurück abtropfen.

Technische Daten

Ausführung	Wanne mit Deckel und Siebeinsatz aus PVC
Farbe	weiß
Deckel	weiß, mit Schlitz
Nutzhalt	3 Liter mit Strichmarkierung
Abmessungen	LxBxH in mm: 300x200x110

Packung/Geräte

	Einheit	No.
40 ml-Beutel Kohrsolin	125 Stück	004330
Wärmeschrank	1 Stück	900150
3 Liter-Dekontaminationswanne (Deckel mit Schlitz)	1 Stück	882960

BODE CHEMIE HAMBURG · Germany
Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg
Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200
www.bode-chemie.com · info@bode-chemie.de

Hinweise: Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf die Materialverträglichkeit sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

